

JohnsonDiversey ClearKlens DE

Higienizante en base alcohol listo para usar

Descripción

ClearKlens DE es un higienizante listo para usar en salas blancas en la industria farmacéutica.

ClearKlens DE es un higienizante de superficie, basado en un 70% de alcohol etílico.

ClearKlens DE se envasa con un saco de 900 ml. en botella en una solución lista para usar. Es un higienizante doblemente embolsado, que ha sido filtrado a 0.2 μm e irradiado.

Aplicaciones

ClearKlens DE es una solución al 70% de alcohol etílico en un 30% de agua purificada.

ClearKlens DE es un producto listo para usar para la higiene de superficies de trabajo y equipos de procesos en salas blancas.

ClearKlens DE es envasado en un sistema de saco en botella para evitar la contaminación del producto durante su uso.

ClearKlens DE está filtrado a 2 μm e irradiado con rayos gamma.

ClearKlens DE está doblemente embolsado.

ClearKlens DE puede ser aplicado por pulverización

Ventajas

- Filtrado a 0.2 μm .
- Listo para usar.
- Irradiado con rayos Gamma.
- Doble bolsa para ser fácilmente introducido en una sala blanca.
- Sin olor.
- Baja toxicidad.

Modo de Empleo

ClearKlens DE está diseñado para aplicaciones por pulverización y con toalla. Aplicar el pulverizador a unos 30 o 40 cm. de la superficie que va a ser tratada, pulverizar directamente la superficie y asegurar su completa cobertura. Permitir el suficiente tiempo de contacto antes de proceder, siempre cerrar la boquilla después de su uso.

Información Técnica

Aspecto: Líquido transparente libre de insolubles.

pH: 6.0 – 9.0.

Densidad (20°C): 0.872 – 0.896.

Proporción de alcohol: 70%

Demanda Química de Oxígeno 1393g O₂/kg

Estos valores son característicos del producto y no deben ser tomados como especificaciones de Control de Calidad.

VH29



JohnsonDiversey ClearKlens DE

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Almacenar en los envases de origen cerrados evitando temperaturas extremas. Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Teléfono 915 620 420.

Compatibilidad del producto

ClearKlens DE es seguro para el uso en materiales que comúnmente se encuentran tanto en la industria farmacéutica como cosmética cuando se aplica bajo las condiciones recomendadas. En caso de duda es aconsejable testar cada material por separado antes de un uso prolongado

Información Medioambiental

Empresa Certificada por Lloyd's Register con nº 932249 ISO 9001 y nº 653269 ISO 14001.

Registro

Registro de empresa nº 37.00000021/M planta de fabricación de Valdemoro (Madrid).

Johnson Diversey España, S.L.

C/ Tirso de Molina, 40
WTC Almeda Park
08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Centralita: 902 011 106 / Atención al
cliente: 902 010 602
www.johnsondiversev.com

JohnsonDiversey

Orense 4, 5ª
28020 Madrid
Centralita: 902 011 106 / Atención al
cliente: 902 010 602
www.johnsondiversev.com

Distribuido por:



García Martín 19
28224 Pozuelo, Madrid

T: 917 091 540 | ventas@anade.com
anade.com