

ClearKlensTego 2000 SC

Higienizante anfotérico

VH25

Descripción

ClearKlens Tego 2000® SC es un higienizante concentrado para la industria farmacéutica. **ClearKlens Tego 2000® SC** es un sistema anfotérico activo de superficie.

ClearKlens Tego 2000® SC se envasa en recipientes individuales de 50ml triplemente embolsado, y ha sido filtrado a 0.2µm e irradiado.

Aplicaciones

- **ClearKlens Tego 2000® SC** es un higienizante especialmente pensado para la industria farmacéutica.
- **ClearKlens Tego 2000® SC** es filtrado a 0.2µm y Gamma irradiado.
- ClearKlens Tego 2000® SC está triplemente embolsado.
- Se usa en higienización de paredes, suelos, zonas de trabajo y equipamiento de procesos. **ClearKlens Tego 2000® SC** puede ser aplicado pulverizado o con una mopa limpia.
- Pequeños objetos o partes de maquinaria pueden ser sumergidos en una solución de **ClearKlens Tego 2000® SC**.
- ClearKlens Tego 2000® SC puede ser usado por nebulización.
- **Tego 2000®** es una marca registrada de Degussa AG, Alemania.

Ventajas

- Filtrado a 0.2µm
- Gamma irradiado
- Etiquetado para probar la irradiación.
- Triplemente embolsado para facilitar la aplicación en las salas blancas.
- No tiene olor.
- No contamina
- Baja toxicidad.
- Efectivo en aguas blandas y duras.

Modo de Empleo

ClearKlens Tego 2000® SC se usa normalmente a 1% v/v en solución acuosa. (vaciar el contenido de un envase de 50ml en 5 litros de agua)

Para su uso por nebulización **ClearKlens Tego 2000® SC** se usa al 2% en solución, aproximadamente 1L por cada 100m³.

Información Técnica

Aspecto Líquido transparente de incoloro a amarillo pálido

Densidad relativa a 20°C 0.998

pH (puro a 20°C) 8.0

Demanda química de oxígeno(DQO) 425mg O₂/g

Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) 0.142 mg O₂/g

Contenido en Nitrógeno (N) 19 g/kg

Contenido en fósforo (P) ninguno

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben usarse como especificaciones.



ClearKlensTego 2000 SC

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Almacenar en los envases originales. Evitar temperaturas extremas, proteger de la luz directa del sol. Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 915.620.42

Compatibilidad del producto

ClearKlens Tego 2000® SC es seguro para el uso en materiales que comúnmente se encuentran en la industria farmacéutica cuando se aplica bajo las condiciones recomendadas. En caso de duda es aconsejable testar cada material por separado antes de un uso prolongado

Método de análisis

- Método de Valoración validado.
- Datos de esterilización.
- Dosis de irradiación.

Información Medioambiental

Empresa certificada por Lloyd's Register con nº 932.249 ISO 9.001 y nº 653269 ISO 14.001

Diversey España, S.L.

Tirso de Molina, 40 2ª p.

Wtc Almeda Park

08940 Cornellà de LL. (Barcelona)

Centralita: 902 011 106 / Atención al

Cliente: 902 010 602

www.diversey.es

P92122ESSP-01

Distribuido por:



García Martín 19

28224 Pozuelo, Madrid

T: 917 091 540 | ventas@anade.com

anade.com