

ClearKlens IPA

Higienizante listo para usar

VH1

Descripción

ClearKlens IPA es un higienizante listo para usar en salas blancas en la industria farmacéutica.

ClearKlens IPA es un higienizante de superficie, basado en un 70% de alcohol isopropílico.

ClearKlens IPA se envasa con un saco de 900 ml. en botella en una solución lista para usar. Es un higienizante doblemente embolsado, que ha sido filtrado a 0.2 µm e irradiado.

Aplicaciones

ClearKlens IPA es una solución al 70% de alcohol isopropílico en un 30% de agua para inyección WFI.

ClearKlens IPA es un producto listo para usar para la higiene de superficies de trabajo y equipos de procesos en salas blancas.

ClearKlens IPA es un sistema de saco en botella para evitar la contaminación del producto durante su uso.

ClearKlens IPA está filtrado a 2 µm e irradiado con rayos gamma.

ClearKlens IPA está doblemente embolsado.

ClearKlens IPA puede ser aplicado por pulverización.

Ventajas

- Filtrado a 0.2µm.
- Listo para usar.
- Irradiado con rayos Gamma.
- Doble bolsa para ser fácilmente introducido en una sala blanca.
- Sin olor.
- Baja toxicidad.

Modo de Empleo

ClearKlens IPA está diseñado para aplicaciones por pulverización y con toalla. Aplicar el pulverizador a unos 30 o 40 cm. de la superficie que va a ser tratada, pulverizar directamente la superficie y asegurar su completa cobertura. Permitir el suficiente tiempo de contacto antes de proceder, siempre cerrar la boquilla después de su uso.

Información Técnica

Aspecto:	Líquido transparente libre de insolubles.
pH:	6.0 – 9.0.
Densidad (20°C):	0.865 – 0.885.
Proporción de alcohol:	70% +/- 1% w/w.

Estos valores son característicos del producto y no deben ser tomados como especificaciones de Control de Calidad.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Almacenar en los envases de origen cerrados evitando temperaturas extremas. Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Teléfono 915 620 420.



ClearKlens IPA

Compatibilidad del producto

ClearKlens IPA es seguro para el uso en materiales que comúnmente se encuentran tanto en la industria farmacéutica como de cosmética cuando se aplica bajo las condiciones recomendadas. En caso de duda es aconsejable testar cada material por separado antes de un uso prolongado.

Información Medioambiental

Empresa Certificada por Lloyd's Register con nº 932249 ISO 9001 y nº 653269 ISO 14001.

Distribuido por:



García Martín 19
28224 Pozuelo, Madrid

T: 917 091 540 | ventas@anade.com
anade.com